


# Bio-1000F 掃描儀快速安裝指南

## 1. 打開包裝

拆開掃描儀包裝並檢查主要的配件：


1. 掃描儀
2. 電源線
3. 觀膠濾片
4. 變壓器
5. 高速 USB 2.0 訊號線
6. 軟體光碟片

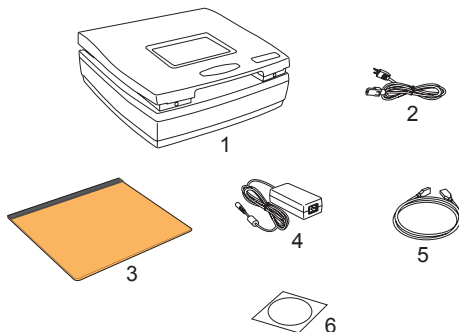

## 2. 安裝軟體

注意：您必須先將軟體安裝完成再來連接掃描儀。軟體安裝前請先關閉其他的應用程式與防毒軟體。

1. 將 Microtek 軟體光碟片置入您的光碟機內，依照螢幕上的指示進行驅動程式與應用軟體的安裝。

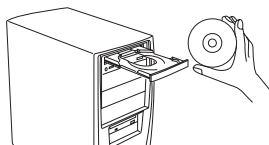


注意：如果安裝程式的螢幕未自動啟動，則參照以下的程序來啟動安裝程式：點兩下桌面上的「我的電腦」的圖示，在展開的「我的電腦」裡點兩下「光碟片資料夾 Setup.exe」以啟動安裝程式。

2. 全部軟體都安裝好之後，重新啟動您的電腦。

## 3. 打開掃描儀安全鎖

1. 在掃描儀電源關閉的狀況下，將掃描儀略為傾斜，找到掃描儀底部右後方的安全鎖。
2. 如圖所示，將安全鎖推到顯示 **解鎖** 符號的位置，即完成掃描儀安全鎖的開啓。

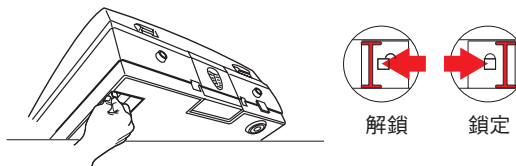

注意：為了運送或是其他的原因而需要鎖定掃描儀安全鎖時，請參考光碟片裡的掃描儀使用手冊。


## 4. 連接掃描儀

### 連接電源

1. 將電源變壓器圓形的直流電源輸出端連接到掃描儀後方的電源輸入插孔內，再將電源線的一端插入電源變壓器上，電源線的另一端插頭則插入電源插座。

### 連接高速 USB 2.0 訊號線

2. 將 USB 訊號線 的一端連接到電腦的 USB 連接埠，將另一端連接到掃描儀的 USB 連接埠。

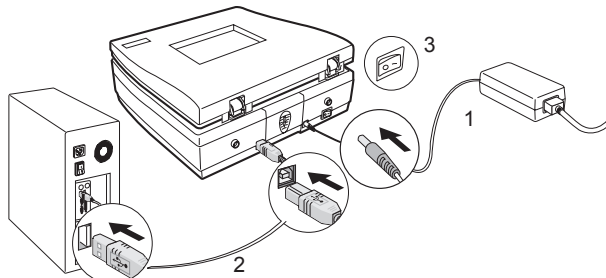

3. 按一下掃描儀後方的電源開關，開啓掃描儀電源，這時掃描儀已準備就緒使用。


## 啓動 MiBio Fluo

掃描儀安裝成功後，點兩下桌面上的 MiBio Fluo 圖示來啓動 MiBio Fluo 軟體。當系統成功偵測到您的掃描儀後，MiBio Fluo 的控制介面會出現在螢幕上，這時您就可以開始使用您的掃描儀。



## MiBio Fluo 控制介面的各項元件

MiBio Fluo 控制介面包含了控制掃描儀的各項指令與工具。

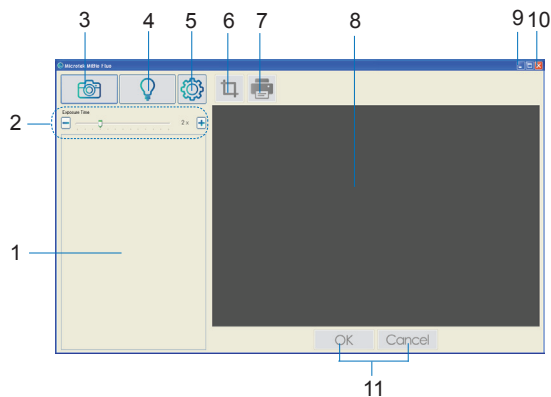

1. 縮圖預覽區：此區域用於顯示縮小的掃描膠體影像或裁切後的膠體影像。
2. 曝光時間（Exposure Time）拖曳桿：左右滑動拖曳桿來減少 / 增加掃描影像的曝光時間。

注意：關於掃描軟體的詳細使用說明，請參考光碟片裡的掃描儀使用手冊。

3. 影像擷取（Image Capture）按鈕：點選此按鈕啓動掃描流程。
4. 點亮（Light up）按鈕：點選此按鈕將藍光 LED 燈管移動到指定位置後並點亮。
5. 設定（Settings）按鈕：點選此按鈕開啓設定視窗，您可在此視窗中，進行各項有關掃描的數值設定。
6. 裁切（Crop）按鈕：此按鈕讓您裁剪並移除影像中未選擇的區域。
7. 列印（Print）按鈕：點選此按鈕列印選取的影像。
8. 預覽區：此區域用於顯示所選縮圖的放大影像。
9. 最小化按鈕：點選此按鈕即可將 MiBio Fluo 最小化。
10. 結束按鈕：點選此按鈕即可將 MiBio Fluo 掃描軟體關閉。
11. Cancel/OK 按鈕：點選此按鈕執行或放棄裁切功能。

## 需要協助？

### 缺件

如果您的掃描儀包裝中有缺少配件，請聯絡您所購買的產品經銷商或是全友電腦客戶服務中心。

### 軟體更新下載

當您完成軟體的安裝，如果發現安裝後的驅動程式及應用程式無法正常運作於您使用的產品或作業系統，請連結至 Microtek 下載服務網站 [www7.microtek.com.tw/service.php](http://www7.microtek.com.tw/service.php) 下載任何您可能需要更新的軟體並重新安裝。

更多 Microtek 的產品訊息，請連結至 [www.microtek.com](http://www.microtek.com)。